

もみすり器TR-120 取扱説明書

各部の名称



もみすり方法

- 1 もみを、試料出入口に入れ、ふたを閉じます。



- 2 ハンドルを図のように回して、もみすりします。手ごたえがなくなれば、もみすりは終了しています。



- 3 試料出入口を開け、試料を出します。もみと玄米がうまく分離しない場合は、もう一度試料を入れて、ハンドルを回転させてみてください。



- 4 もみがらと玄米を分けます。



- 5 内部に残ったもみがらやゴミをよく掃除し、次の試料を入れます。



ゴムロール交換方法

- 1 ネジを4本取り外します。もみすり器のゴムロールが摩耗すると、もみすりの効率が低下します。次の方法で、新しいゴムロールと交換してください。



- 2 図のように分解します。




- 3 新しいゴムロールと交換します。交換用ゴムロールを注文する際は、m型用と指定してください。



- 4 図のように組み立てます。



分解したときと逆の順で図のように組み立て、ネジで固定します。

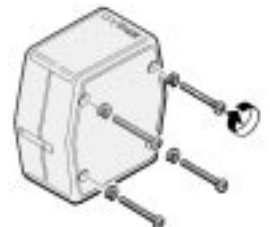

「もみがら」の排出方法



もみすり器の内部にもみがらが多量に溜まったときは、もみがら排出口から取り出してください。もみがら排出口は図のように開けることができます。

もみがら排出口

Kett

株式会社ケット科学研究所

東京本社 東京都大田区南馬込1-8-1 〒143-8507
TEL(03)3776-1111 FAX(03)3772-3001
大阪支店 大阪市東淀川区東中島4-4-10 〒533-0033
TEL(06)6323-4581 FAX(06)6323-4585
札幌営業所 札幌市西区八軒一条西3-1-1 〒063-0841
TEL(011)611-9441 FAX(011)631-9866
仙台営業所 仙台市青葉区二日町2-15 二日町鹿島ビル 〒980-0802
TEL(022)215-6806 FAX(022)215-6809
名古屋営業所 名古屋市中村区名駅5-6-18 伊原ビル 〒450-0002
TEL(052)551-2629 FAX(052)561-5677
九州営業所 佐賀県鳥栖市布津原町14-1 布津原ビル 〒841-0053
TEL(0942)84-9011 FAX(0942)84-9012

URL <http://www.kett.co.jp/> E-mail sales@kett.co.jp

●製品改良のため、仕様や外観の一部を予告なく変更することがあります。